




Przyrząd do demonstracji inercji (bezwładności) ciał HG 0106

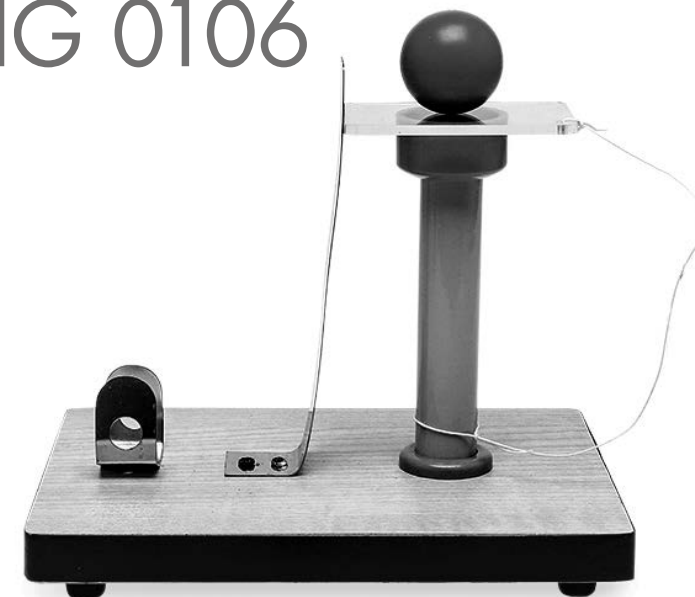

Wiek

■ 13+

Urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane do prezentacji sił bezwładności. Aby zaobserwować efekt działania modelu wystarczy umieścić kulkę na plastikowej płytce z zamocowanym sznurkiem. Następnie ostrożnie zwolnić elastyczną metalową blaszkę.

Specyfikacja produktu

- wym. produktu: 18 x 13 x 13,5 cm;
- materiał: tworzywo sztuczne, metal.

Na podstawie zamontowany jest elastyczny pasek metalu oraz kolumna, na której umieszczono płytkę, a na niej kulkę.

SI IN HG-0106 10/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 13 roku życia. Elementy zestawu posiadają ostre krawędzie i są wykonane z materiałów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Działanie przyrządu

1. Przezroczystą płytkę położyć na niebieskiej kolumnie.
2. Na przezroczystej płytce umieścić czerwoną kulkę (kulka powinna leżeć na płytce a płytka powinna dotykać sprężystego paska metalu).
3. Naciągnąć sprężysty pasek metalu i swobodnie puścić.

Efekt

Uderzenie sprężystym paskiem metalu w płytkę spowodowało wybitcie jej spod kulki. Kulka znalazła się bezpośrednio na niebieskiej kolumnie.

Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Ważne informacje

- produkt w całości wykonano z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

Czyszczenie i przechowywanie elementów zestawu

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Elementy zestawu należy chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować uszkodzenia. Czyścić miękką lekko wilgotną ściereczką. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.
- W przypadku metalowych elementów należy unikać kontaktu z substancjami o charakterze kwasowym, gdyż mogą powodować korozję.
- Przyrząd należy ustawiać w miejscu, w którym nie będzie narażony na upadek lub uderzenia.