

11. Podłączanie do komputera


Podłącz mikroskop do komputera za pomocą kabla USB, a pojawią się dwie następujące opcje:

- 1) Pamięć masowa
- 2) Podgląd na komputerze

12. Podłączanie do telewizora

- 1) Włóż 1/8-calową końcówkę zatłoczonego kabla wideo do portu wideo mikroskopu.
- 2) Włóż wtyczkę RCA od kabla wideo do jednego z żółtych wejść wideo na telewizorze.

Pełna instrukcja obsługi znajduje się w Instrukcji Użytkownika na zatłoczonej płycie CD

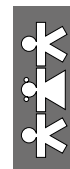

Mikroskop z wyświetlaczem LCD MX 0061

Wiek

- 8+

1. Otwórz pudełko i rozpakuj jego zawartość.

Zawartość opakowania:

- 1x Cyfrowy Mikroskop LCD
- 1x Skrócona instrukcja obsługi
- 1x Adapter
- 1x Płyta CD
- 1x Kabel USB
- 1x Ściereczka do czyszczenia
- 1x Kabel AV



2. Instalacja baterii

- 1) Otwórz komorę baterii przesuwając kłapkę na zewnątrz.
- 2) Włóż baterię litową do komory zgodnie z oznaczeniami polaryzacji w jej wnętrzu.

SI IN MX 0061 05/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat. Zawiera elementy optyczne – ryzyko porażenia wzroku.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.

3. Wkładanie karty MicroSD

Włóż kartę MicroSD do gniazda kart pamięci; delikatnie wsuwaj kartę do momentu jej zatrzaśnięcia.

4. Włączanie mikroskopu

Naciśnij przycisk On/Off, aby włączyć urządzenie.

5. Umieść obiekt badań na stoliku.

6. Obserwacja obiektu

Obracając pokrętkę A, zbliż stolik z obiektem badań do tubusu.

Pełna instrukcja obsługi znajduje się w Instrukcji Użytkownika na załączonej płycie CD: Cyfrowy Mikroskop LCD – Skrócona instrukcja obsługi B

7. Ostrość

Obracając pokrętkę B, ustaw ostrość.

8. Blokada stolika

Obróć pokrętkę C zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby za-blokować stolik.

9. Zdjęcie/film

Naciśnij przycisk Przechwyć (Capture), aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.

10. Zoom

Przybliż (Zoom in): popchnij pokrętkę zoomu w górę.

Oddal (Zoom out): popchnij pokrętkę zoomu w dół.

