



Waga szkolna, metalowa 5 kg VO 5270

Wiek

■ 3+



Tradycyjna, bardzo solidnie wykonana waga. Idealna do użytku podczas zajęć edukacyjnych. Płaskie ruchome szale doskonale ukazują istotę ważenia, pozwalają porównywać ciężar przedmiotów, wyznaczyć jednostkową masę danego przedmiotu za pomocą odważników (brak w zestawie). Waga pozwala również prezentować matematyczne pojęcia związane m.in. z dodawaniem, odejmowaniem, wprowadzać w tajniki równań i niewiadomych oraz fizyczne zależności pomiędzy masą a objętością.

Specyfikacja produktu

- Wymiary wagi: 20 cm x 49 cm x 16 cm.
- Maksymalna nośność: 5 kg.
- Materiał: metal.

SI IN VO 5270 06/22



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28


OSTRZEŻENIA!

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. Ryzyko zakleszczenia palców w urządzeniu i kontuzji.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.




Transport wagi

Zaleca się przenoszenie za górną część wagi, chwytając ją za pokazane na ilustracji miejsca.

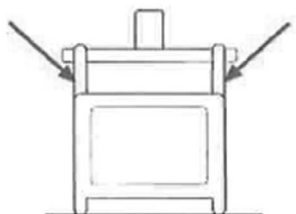


Umieszczenie wagi

Podczas używania wagi ułóż ją na równym i poziomym podłożu.

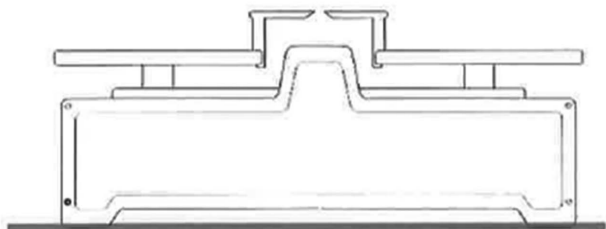

Regulacja wagi

1. Umieścić odważnik kalibracyjny 2 g (zawarty do zestawu) na środku szali 1.
2. Umieść drugi ciężarek na szali 2. Oba wskaźniki powinny znajdować się na tym samym poziomie, jeśli nie:
3. Podnieś wagę i przesuń element regulacyjny 3 z każdej strony w lewo lub w prawo w celu prawidłowej kalibracji wagi.

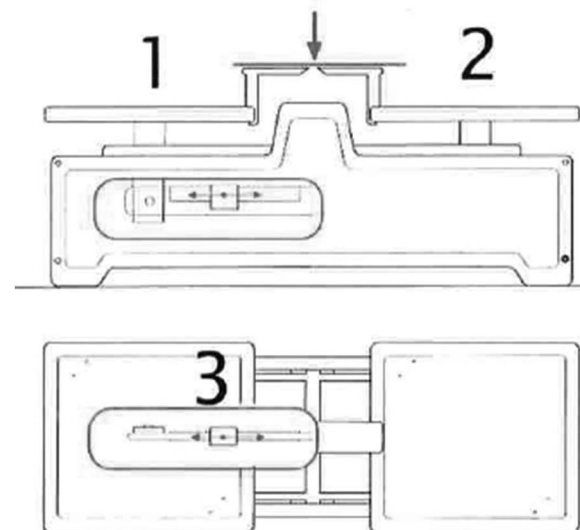

Ważenie

Jeśli to możliwe, umieść przedmioty, które chcesz zważyć na środku każdej szali wagi.

